

Méthode ESAO[®]

ESAO[®] Method

**Ref :
A453046**

Français – p 1

English – p 2

Version : 7011

Additif filtre antibactérien
Additional information antibacterial
filter

Soucieux des règles d'hygiène et de sécurité nécessaires aux TP de biologie, JEULIN adjoint à ses systèmes de mesure du métabolisme, le filtre antibactérien.


Ce filtre atteint un objectif majeur :

Protection antibactérienne à 99,9 % et antivirale à 99,7 % qui permet une utilisation en collectivité sans astreinte de stérilisation.

1 Mise en service

Pour la manip RESPIHOM, intercaler le filtre entre l'embout buccal et le clapet anti-retour.

Pour la manip RESPIRO, intercaler le filtre entre l'embout buccal et la turbine.

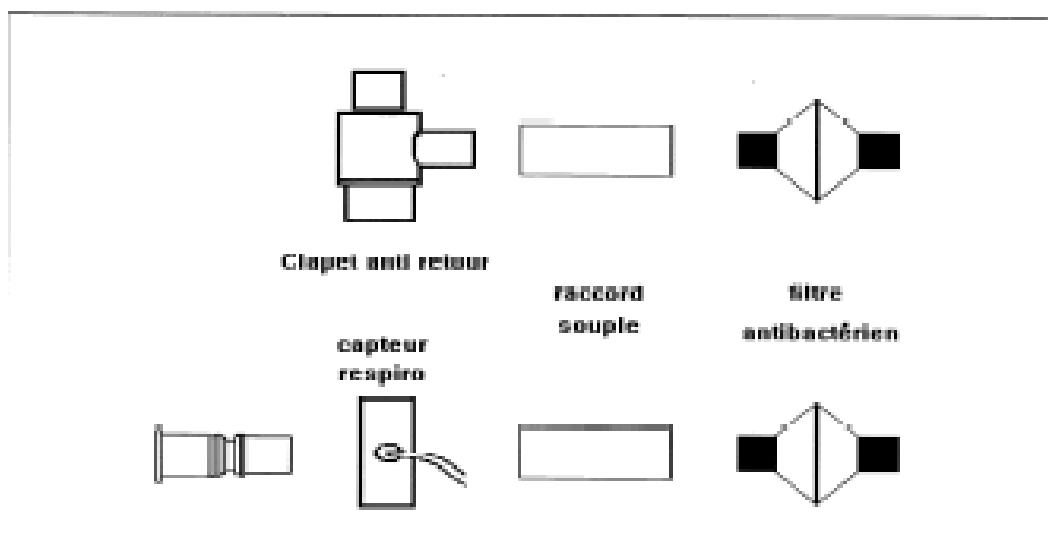

2 Précautions d'usage

Tout filtre est d'usage strictement personnel. Une méthode d'usage peut être d'en fournir à chaque élève et de marquer les filtres au nom de l'élève grâce à une étiquette. Le filtre ne se nettoie pas.

Aware of the health and safety rules that are essential for biology lab work, JEULIN has included an antibacterial filter in its metabolic measurement systems.


This filter achieves a major objective:

99,9 percent antibacterial and 99,7 percent antiviral protection, allowing the use in communities without the need for sterilization.

1 Installation

For RESPIHOM experiments, insert the filter between the mouthpiece and the nonreturn valve.

For RESPIRO experiments, insert the filter between the mouthpiece and the turbine

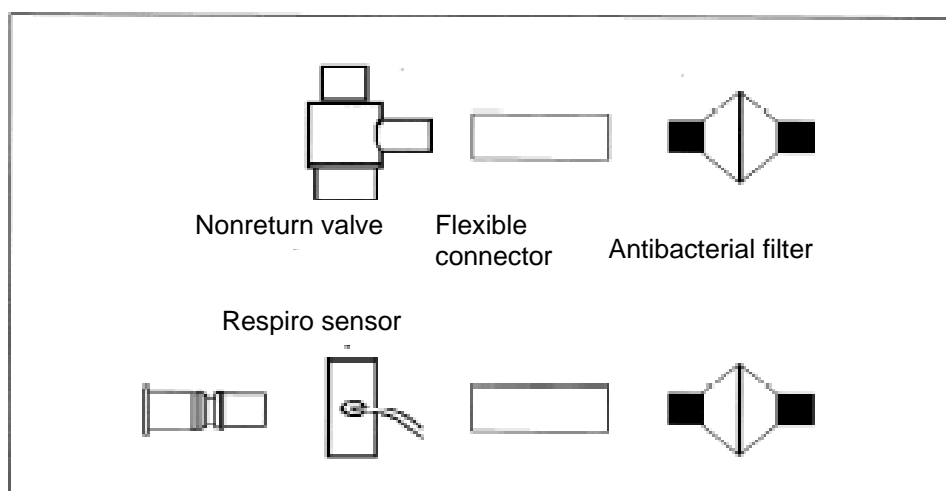

2 Precautions for use

The filters are intended for strict personal use. A method for using them may involve providing each student with a filter and identifying each filter with the student name by means of a sticker. The filters cannot be cleaned.

Decorative graphic in the top-left corner consisting of two overlapping circles, one orange and one grey.

Méthode ESAO[®]

ESAO[®] method

**Ref :
453 046**

Français – p 1

English – p 3

Version : 7011

Filtre Antibactérien
Antibacterial Filter

Decorative graphic in the bottom-right corner consisting of two overlapping circles, one orange and one grey.


1 Descriptif




Dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité nécessaires aux travaux pratiques de biologie, ce filtre assure une protection antibactérienne et antivirale à 99,9 %.

2 Montage

Pour le TP sur la ventilation, intercaler le filtre entre l'embout buccal et la turbine (côté male du filtre = côté de l'embout buccal).

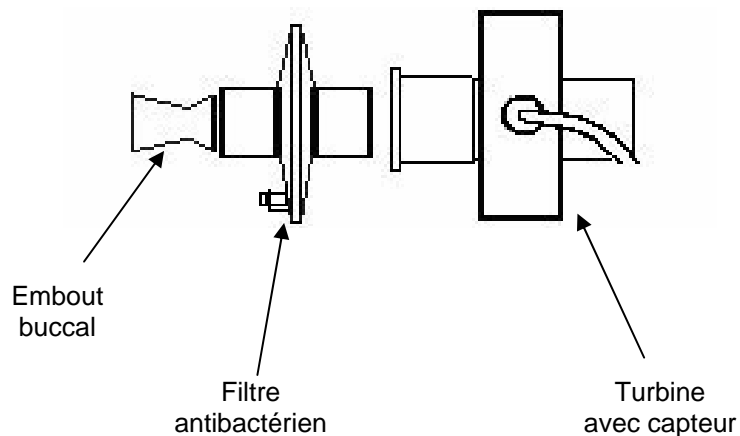

Pour le TP sur la respiration humaine, intercaler le filtre entre l'embout buccal et le clapet anti-retour (côté male du filtre = côté de l'embout buccal). Le clapet anti-retour étant relié à l'aide d'un raccord souple au reste du dispositif.

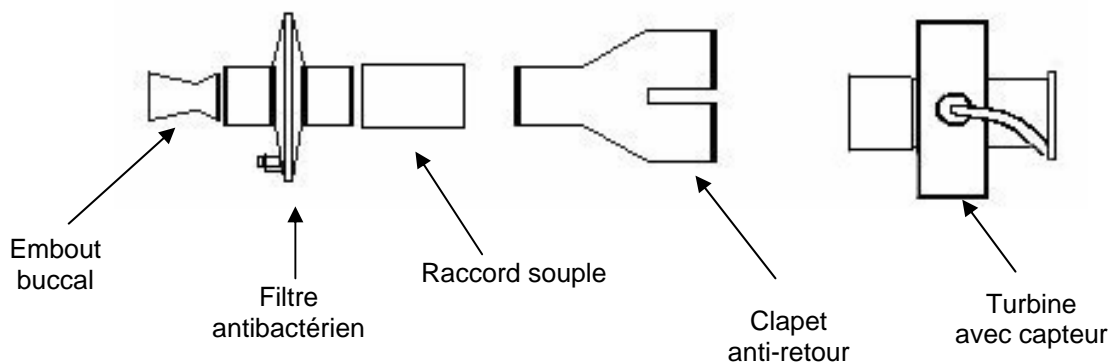

3 Précautions d'emploi

Ne pas retirer le bouchon vert sous peine d'obtenir des mesures quantitatives fausses.

Le filtre ne se nettoie pas. Tout filtre est **d'usage strictement personnel.**

4 Service après vente

Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter :

JEULIN - SUPPORT TECHNIQUE
Rue Jacques Monod
BP 1900
27 019 EVREUX CEDEX FRANCE
+33 (0)2 32 29 40 50


1 Description




In compliance with the health and safety rules necessary for biology TPs, this filter provides a 99.9% effective level of protection against viruses and bacteria.

2 Assembly

For the ventilation TP, insert the filter between the mouthpiece and the turbine (male side of filter = mouthpiece side).

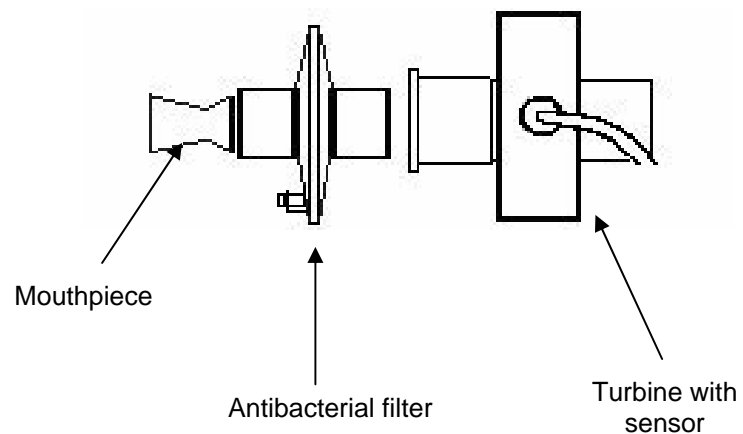

For the human respiration TP, insert the filter between the mouthpiece and the non return valve (male side of filter = mouthpiece side). The non return valve is connected to the rest of the device by a flexible connector.

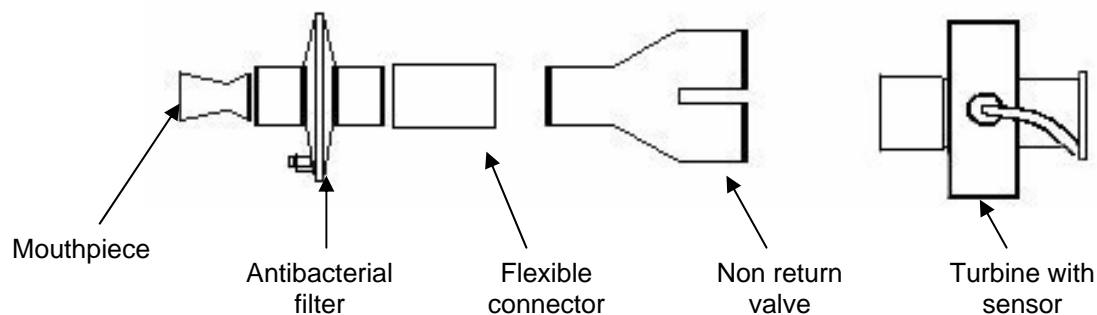

3 Precautions for use

Do not remove the green plug on penalty of obtaining false measurements.

The filter cannot be cleaned. Each filter is **strictly for personal use.**

4 After-Sales Service

For any additional information, please contact:

JEULIN - TECHNICAL SUPPORT
Rue Jacques Monod
BP 1900
27 019 EVREUX CEDEX FRANCE
+33 (0)2 32 29 40 50

Assistance technique en direct

Une équipe d'experts à votre disposition du Lundi au Vendredi (8h30 à 17h30)

- Vous recherchez une information technique ?
- Vous souhaitez un conseil d'utilisation ?
- Vous avez besoin d'un diagnostic urgent ?

Nous prenons en charge immédiatement votre appel pour vous apporter une réponse adaptée à votre domaine d'expérimentation : Sciences de la Vie et de la Terre, Physique, Chimie, Technologie .

Service gratuit * :
+ 33 (0)2 32 29 40 50

** Hors coût d'appel*

Aide en ligne :
www.jeulin.fr

Rubrique FAQ



Rue Jacques-Monod,
Z.I. n° 1, Netreville,
BP 1900, 27019 Evreux cedex,
France

Tél. : + 33 (0)2 32 29 40 00
Fax : + 33 (0)2 32 29 43 99
Internet : www.jeulin.fr - support@jeulin.fr

Phone : + 33 (0)2 32 29 40 49
Fax : + 33 (0)2 32 29 43 05
Internet : www.jeulin.com - export@jeulin.fr

SA capital 3 233 762 € - Siren R.C.S. B 387 901 044 - Siret 387 901 04400017

Direct connection for technical support

A team of experts at your disposal from Monday to Friday (opening hours)

- You're looking for technical information ?
- You wish advice for use ?
- You need an urgent diagnosis ?

We take in charge your request immediatly to provide you with the right answers regarding your activity field : Biology, Physics, Chemistry, Technology .

Free service * :
+ 33 (0)2 32 29 40 50

** Call cost not included*

