

Optique

**Réf :
202 879**

Français – p 1

Version : 2108

Cavalier large

1. Présentation

Ce cavalier est compatible avec le banc d'optique en U modulaire. Il est utilisable pour porter des accessoires d'optiques assez lourds nécessitant une stabilité accrue sur le banc, par exemple : source lumineuse, caméra Ovisio. Ce cavalier dispose de deux emplacements possibles pour la colonne.

Pour les lanternes par exemple, il est conseillé d'utiliser l'emplacement de gauche (le moins centré). Ainsi, il est possible d'aligner l'index placé à droite à son extrémité.

Pour d'autres accessoires plus symétriques, comme la caméra Ovisio, l'emplacement central est mieux approprié.




2. Caractéristiques

- Compatible avec tous les accessoires sur tige \varnothing 10 mm.
- Entièrement métallique.
- Colonne de hauteur 100 mm.
- Serrage par vis.
- Colonne : 2 emplacements disponibles avec fixation par vis sous le cavalier.
- Index : 2 emplacements disponibles avec fixation et ajustement par vis.

3. Utilisation

Placer la colonne à l'emplacement qui convient le mieux à votre utilisation grâce à la vis située sous le cavalier. Placer l'index du bon côté du cavalier et ajuster sa position si nécessaire. Le cavalier est prêt à être utilisé.

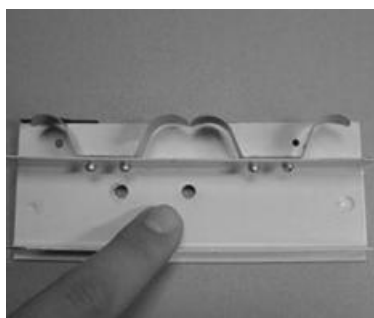

Vue dessous du cavalier.



Utilisation avec une lanterne.



Utilisation avec la caméra Ovisio.

4. Service après-vente

La garantie est de 2 ans, le matériel doit être retourné dans nos ateliers. Pour toutes réparations, réglages ou pièces détachées, veuillez contacter :

JEULIN - SUPPORT TECHNIQUE
468 rue Jacques Monod
CS 21900
27019 EVREUX CEDEX France

0 825 563 563*

* 0,15 € TTC/min. à partir un téléphone fixe

Assistance technique en direct

Une équipe d'experts à votre disposition du Lundi au Vendredi (8h30 à 17h30)

- Vous recherchez une information technique ?
- Vous souhaitez un conseil d'utilisation ?
- Vous avez besoin d'un diagnostic urgent ?

Nous prenons en charge immédiatement votre appel pour vous apporter une réponse adaptée à votre domaine d'expérimentation : Sciences de la Vie et de la Terre, Physique, Chimie, Technologie .

Service gratuit *

0825 563 563 choix n° 3. **

* Hors coût d'appel : 0,15 € ttc / min. à partir d'un poste fixe.

** Numéro valable uniquement pour la France métropolitaine et la Corse.

Pour les Dom-Tom et les EFE, utilisez le + 33 (0)2 32 29 40 50

Aide en ligne : www.jeulin.fr

Rubrique FAQ



Rue Jacques-Monod,
Z.I. n° 1, Netreville,
BP 1900, 27019 Evreux cedex,
France

Tél. : + 33 (0) 2 32 29 40 00
Fax : + 33 (0) 2 32 29 43 99
Internet : www.jeulin.fr - support@jeulin.fr

Phone : + 33 (0) 2 32 29 40 49
Fax : + 33 (0) 2 32 29 43 05
Internet : www.jeulin.com - export@jeulin.fr

SA capital 3 233 762 € - Siren R.C.S. B 387 901 044 - Siret 387 901 04400017

Direct connection for technical support

A team of experts at your disposal from Monday to Friday (opening hours)

- You're looking for technical information ?
- You wish advice for use ?
- You need an urgent diagnosis ?

We take in charge your request immediately to provide you with the right answers regarding your activity field : Biology, Physics, Chemistry, Technology .

Free service *

+ 33 (0)2 32 29 40 50**

* Call cost not included

** Only for call from foreign countries

