

Ex.A.O.

Adaptateur ESAO®

Réf :
452 159

Français – p 1

Version : 9107

Adaptateur ventilation


1 Généralités

Le capteur Ventilation permet d'étudier la respiration humaine. Ce capteur permet de réaliser 3 mesures :

- La fréquence respiratoire en cycle/min
- Le volume respiratoire en litre
- Le débit respiratoire en litre/s

Il se compose de l'adaptateur proprement dit qui se fixe sur la console et du capteur ventilation. Il s'utilise avec les consoles Visio, Visio+ et ESAO4+.

Il ne nécessite aucun réglage.

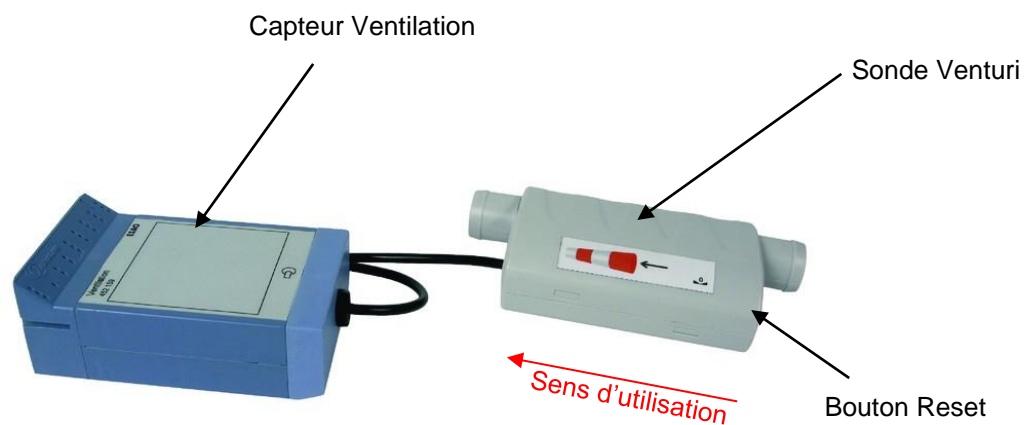

2 Utilisation

2.1 Mise en service

- Connecter le capteur sur la console
 - o Présenter l'adaptateur face au connecteur de la console
 - o Glisser l'adaptateur en suivant le guide de la console
 - o Enfoncer jusqu'au contact avec la console
- Mettre la console sous tension
- Relier la console à l'ordinateur
- Une fois le logiciel démarré, choisir une application.

IMPORTANT

Avant chaque mesure, mettre le capteur dans la position d'utilisation puis appuyer sur le bouton reset. Le bouton clignote alors. Maintenir le capteur dans cette position pendant toute l'utilisation, sinon les valeurs peuvent être faussées.

2.2 Mesure

- a. **Paramétrage dans le logiciel généraliste**
 - Faire glisser l'icône du capteur sur l'axe des ordonnées
 - Sélectionner la fonction dans l'onglet **Fonction**

b. Paramétrages dans les applications dédiées

Le capteur est automatiquement reconnu s'il est présent et les mesures peuvent débuter

3 Caractéristiques techniques

Volume	
Plage de mesure	± 8 litres
Résolution	0,3 mL
Débit respiratoire	
Plage de mesure	±8 L/s
Résolution	0,3 mL

4 Service après-vente

La garantie est de 2 ans.

Pour tous réglages, contacter le **Support Technique** au **0 825 563 563**.

Le matériel doit être retourné dans nos ateliers et pour toutes les réparations ou pièces détachées, veuillez contacter :

JEULIN – S.A.V.
468 rue Jacques Monod
CS 21900
27019 EVREUX CEDEX France

0 825 563 563*

** 0,15 € TTC/min. à partir un téléphone fixe*



Assistance technique en direct

Une équipe d'experts
à votre disposition
du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h30

- Vous recherchez une information technique ?
- Vous souhaitez un conseil d'utilisation ?
- Vous avez besoin d'un diagnostic urgent ?

Nous prenons en charge
immédiatement votre appel
pour vous apporter une réponse
adaptée à votre domaine
d'expérimentation :
Sciences de la Vie et de la Terre,
Physique, Chimie, Technologie.

Service gratuit*

0 825 563 563 choix n°3**

* Hors coût d'appel. 0,15 € TTC/min à partir d'un poste fixe.
** Numéro valable uniquement pour la France
métropolitaine et la Corse. Pour les DOM-TOM et les EFE,
composez le +33 2 32 29 40 50.

Aide en ligne
FAQ.jeulin.fr



Direct connection for technical support

A team of experts
at your disposal
from Monday to Friday
(opening hours)

- You're looking for technical information ?
- You wish advice for use ?
- You need an urgent diagnosis ?

We take in charge your request
immediatly to provide you
with the right answers regarding
your activity field : Biology, Physics,
Chemistry, Technology.

Free service*

+33 2 32 29 40 50**

* Call cost not included.
** Only for call from foreign countries.



468, rue Jacques-Monod, CS 21900, 27019 Evreux cedex, France
Métropole • Tél : 02 32 29 40 00 - Fax : 02 32 29 43 99 - www.jeulin.fr - support@jeulin.fr
International • Tél : +33 2 32 29 40 23 - Fax : +33 2 32 29 43 24 - www.jeulin.com - export@jeulin.fr
SAS au capital de 1 000 000 € - TVA intracommunautaire FR47 344 652 490 - Siren 344 652 490 RCS Evreux